

PROCÉDURES EN SALLE BLANCHE :

Procédure de suppression des accumulations de résidus

Il existe de nombreuses sources de résidus et l'accumulation de résidus tenaces due à de mauvaises pratiques de nettoyage et de rinçage ou à une incompatibilité chimique pose des problèmes particuliers.

PRODUITS RECOMMANDÉS :

Détergent stérile ProKlenz™ NpH | Détergent stérile ProKlenz™ Booster

1

PRÉPARER LA SOLUTION DE NETTOYAGE

Équipement de protection individuelle recommandé




Lunettes anti-éclaboussures



Gants en caoutchouc

Procédure de préparation de 7,5 L (2 gallons) de solution à 1 % v/v

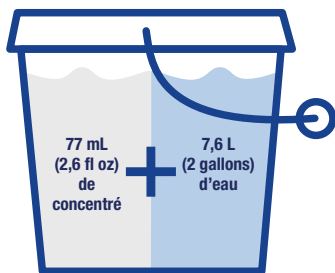

CONSEIL

Veillez à toujours consulter la fiche de données de sécurité (FDS) du produit pour connaître l'équipement de protection individuelle (EPI) recommandé.

2

UTILISER LES TECHNIQUES DE LA SALLE BLANCHE

Système à deux ou trois seaux



Préparez deux seaux avec une solution de nettoyant à 1 % v/v.

Suivez les bonnes pratiques de nettoyage en utilisant la même technique que pour la désinfection, avec un système à 2 ou 3 seaux.

APPLICATION

Fréquence de changement d'une solution de nettoyage

Classes ISO 5 et 6 : tous les 55 mètres carrés (600 pieds carrés)
Classes ISO 7 et 8 : tous les 92 mètres carrés (1 000 pieds carrés)

3

APPLIQUER LA SOLUTION DE NETTOYAGE SUR LES ZONES TOUCHÉES

Outils courants pour salles blanches



Serpillières



Seaux

Où appliquer

PLANCHERS

MURS

FENÊTRES

PORTES

ÉQUIPEMENT

CONSEIL

Les résidus tenaces et difficiles à éliminer peuvent nécessiter un frotage avec un détergent plus agressif. La technique « lever et tirer » est recommandée pour l'étape de rinçage finale.


APPLICATION

Appliquez de la zone la plus propre vers la zone la plus sale en utilisant la technique « tirer et soulever »

Étape 1 : soulevez la serpillière et posez-la sur la surface. Tirez-la vers vous.

Étape 2 : soulevez la serpillière et posez-la à l'endroit où vous avez commencé le premier passage, avec un chevauchement de 20 %. Tirez-la vers vous.

Étape 3 : répétez si nécessaire pour couvrir toute la surface.

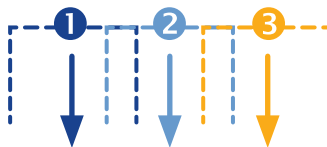

4

INSPECTER LES SURFACES

Obtenez de l'aide pour les accumulations tenaces



Lingettes non pelucheuses



Éponges

Laissez toute la pièce sécher à l'air (10 à 15 minutes en général).



Traitez les zones humides persistantes en les séchant avec des lingettes, des éponges ou des serpillières propres et non pelucheuses.

Inspecter toutes les surfaces.



Répéter ci-dessus si nécessaire.

APPLICATION

Les installations vieillissantes et les surfaces endommagées ou traitées peuvent présenter des difficultés particulières ou supplémentaires.

L'utilisation exclusive d'applications non mécaniques, comme la nébulisation ou la vaporisation, peut exacerber l'accumulation de résidus.

Un rinçage régulier est le meilleur moyen d'éviter toute accumulation.